



Özel Ekol Hastanesi
SANTRİFÜJ CİHAZI ÇALIŞMA
TALİMATI



1.AMAÇ:

BU TALİMATIN AMACI, SANTRİFÜJ CİHAZININ KULLANIM FAALİYETLERİNİ TANIMLAMAKTIR.

2. KAPSAM:

BU TALİMAT KULLANIM FAALİYETLERİNİ KAPSAR

3.SORUMLULUKLAR:

BU TALİMATIN UYGULANMASINDAN LABORATUVAR TEKNİSYENİ SORUMLUDUR

4.TANIMLAR

SANTRİFÜJ:ÇEŞİTLİ BİYOMOLEKÜLLERİN AĞIRLIK FARKLILIKLARINDAN FAYDALANILARAK MERKEZ KAÇ KUVVETİ YARDIMI İLE BİRBİRİNDEN AYRILMALARINI SAĞLAYAN CİHAZDIR.

5.TALİMAT AKIŞI:

CİHAZIN FİŞİ PRİZE TAKILIR.KAPAK AÇMA DÜĞMESİ İLE KAPAK AÇILIR.

TÜPLER SANTRİFÜJ İÇİNDEKİ ÖZEL BÖLÜMLERE KARŞILIKLI OLARAK AYNI AĞIRLIKLIL OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLİR VE KAPAK KAPATILIR

İSTENİLEN RPM (DÖNME DEVRİ) VE SÜRE AYAR DÜĞMELERİ YARDIMI İLE AYARLANIR

VE CİHAZ START DÜĞMESİNE BASILARAK ÇALIŞTIRILIR

İŞLEM BİTTİKTEN SONRA CİHAZ OTOMATİK OLARAK DURUR.KAPAK AÇILARAK

TÜPLER DIŞARI ALINIR.

ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA CİHAZIN FİŞİ PRİZDEN ÇEKİLİR.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>BL.TL.19</i>	<i>18.04.2013</i>	<i>03</i>	<i>11.11.2022</i>	<i>1 / 2</i>



Özel Ekol Hastanesi
SANTRİFÜJ CİHAZI ÇALIŞMA
TALİMATI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<p>Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA</p>	<p>Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ</p>	<p>Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</p>

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.19	18.04.2013	03	11.11.2022	2 / 2